

# SMTシリーズ

## 顕微鏡用デジタル一眼カメラアダプタ



顕微鏡にデジタル一眼カメラを接続するためのアダプタです。

- 一眼レフカメラやミラーレスカメラなどのレンズ交換式のカメラを顕微鏡に取り付けるためのアダプタです。Olympus用、Nikon用、Leica用、Carl Zeiss用、WRAYMER用を取り揃えており、各社顕微鏡の三眼鏡筒やカメラ用ポートに取り付けることができます。
- 35mmフルサイズ撮像素子のカメラにも対応しており、ケラレのない広い撮影範囲の撮影が可能です。
- アダプタ上端は、汎用規格であるTマウント (T2マウント：口径42mm、ピッチ0.75mm) です。カメラとの接続にはTマウントアダプタが必要です。種々のTマウントアダプタを用意しておりますので、Nikon、Canon、Olympus、SONY、Pentaxなど種々のメーカーのデジタル一眼カメラをご利用いただくことができます。
- リレーレンズの倍率は1.5倍です。

## FEATURES 特徴

顕微鏡用デジタル一眼カメラアダプタ SMTシリーズは、Olympus用、Nikon用、Leica用、Carl Zeiss用、WRAYMER用を取り揃えております。

一眼レフカメラやミラーレスカメラなどのレンズ交換式のカメラのカメラボディに接続して使用します (カメラのレンズ部分は不要です)。

顕微鏡用デジタル一眼カメラアダプタ SMTシリーズのカメラ側はTマウント (ピッチ=0.75、ネジ径42mm) 仕様です。

※接眼部との同焦点を保証するものではありません。撮影時には焦点の調整が必要になる場合があります。



### Olympus用デジタル一眼カメラアダプタSMT-OL15



Olympus顕微鏡の三眼鏡筒部やカメラ用ポートに取り付けるデジタル一眼カメラアダプタです。無限遠補正光学系のOlympus製顕微鏡で使用可能です。Olympus製の旧式の顕微鏡 (BH-2シリーズやCHシリーズ) ではご利用できません。

#### 取付可能な主な顕微鏡

AXシリーズ BXシリーズ BX2シリーズ CXシリーズ CX2シリーズ MXシリーズ  
SZXシリーズ IXシリーズ GXシリーズ STMシリーズ  
U-DPTデュアルポートユニットのバックポート U-DPT-2デュアルポートユニットのバックポート  
※いずれもU-SPT鏡筒が付いている場合は、U-SPT鏡筒を外して接続

### Zeiss用デジタル一眼カメラアダプタ (嵌め込み固定タイプ) SMT-CZ15



ZEISS製の三眼鏡筒の鏡筒に嵌め込んで取り付けるタイプのデジタル一眼カメラアダプタです。

#### 取付可能な主な顕微鏡

Axiolabシリーズ Axioscopeシリーズ PrimoStarシリーズ Primovertシリーズ Axiovertシリーズ  
Stemiシリーズ Axiophot-2 Axioplan-2 Axioskop-2 Axiostar Axiovertシリーズなど

### Nikon用デジタル一眼カメラアダプタSMT-NK15



Nikon製の三眼鏡筒の鏡筒やカメラ用ポート (内径38mm) に取り付け可能なデジタル一眼カメラアダプタです。

UIS (Universal Infinity System) のニコン製顕微鏡でTV直Y-Tが取り付け可能な三眼鏡筒でご利用可能です。

#### 取付可能な主な顕微鏡

Eclipse E100 Eclipse E200 Eclipse 50/55i Eclipse 80i Eclipse 90i  
Eclipse Niシリーズ Eclipse Tiシリーズ Eclipse Ciシリーズ SMZ800  
SMZ1000 SMZ1500 SMZ25 SMZ18

### Zeiss用デジタル一眼カメラアダプタ (リング固定タイプ) SMT-CZR15



ZEISS製の三眼鏡筒の鏡筒にネジ式の取付環で接続するタイプのデジタル一眼カメラアダプタです。

#### 取付可能な主な顕微鏡

ZEISSの60N-Cアダプタが取付可能な顕微鏡  
Axio Examiner.A1 Axio Examiner.D1 Axio Examiner.Z1  
Axio Imager Vario Axio Imager.A1 Axio Imager.A1m Axio Imager.A2 Axio Imager.A2m  
Axio Imager.D1 Axio Imager.D1 (ApoTome付蛍光装置) Axio Imager.D1m Axio Imager.D2  
Axio Imager.D2m Axio Imager.M1 (Axio Imager.M1 for KS ELISPOT) Axio Imager.M1m  
Axio Imager.M2 Axio Imager.M2m Axio Imager.Z1 Axio Imager.Z1 (ApoTome付)  
Axio Imager.Z1m Axio Imager.Z2 Axio Imager.Z2m Axio Lab.A1 Axio Lab.A1 FL-LED  
Axio Lab.A1 MAT Axio Lab.A1 Pol Axio Observer.A1 Axio Observer.A1 Entry  
Axio Observer.D1 Axio Observer.D1 Entry Axio Observer.D1 Mid Range  
Axio Observer.Z1 Axio Observer.Z1 High End Axio Scope.A1 Axio Scope.A1 Pol  
Axio Scope.A1 Vario Axio Vert.A1 Axio Vert.A1 FL Axio Vert.A1 FL-LED  
Axio Vert.A1 MAT Axio Zoom.V16  
PALM CombiSystem Rel. 4.2 PALM MicroBeam PALM MicroBeam Rel.4.2  
PALM MicroTweezers Rel.4.2  
Stemi 508 doc Stemi 508 trino  
SteREO Discovery.V12 SteREO Discovery.V8 SteREO Lumar.V12

### Leica用デジタル一眼カメラアダプタSMT-LE15



Leica製の三眼鏡筒の鏡筒やカメラ用ポートに取り付け可能なデジタル一眼カメラアダプタです。

#### 取付可能な主な顕微鏡

LEICA DMシリーズ (DML, DMR, DMIR, DMIL)

### WRAYMER用デジタル一眼カメラアダプタ SMT-SX15



一部のWRAYMER製の三眼鏡筒の鏡筒に嵌め込んで取り付けるタイプのデジタル一眼カメラアダプタです。アダプタの全長が変更可能です。

#### 取付可能な主な顕微鏡

WRAYMER製顕微鏡 LW-820T、830T

**WRAYMER®** 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F

TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com

レイマー顕微鏡オンラインショップ：<https://www.wraymer.com>