



デジタルカメラアダプタASH860用携帯電話アダプタCL910の適応範囲を示します。
 プリントアウト後、図の上に携帯電話を実際に置き、取付が可能かどうかをお確かめ下さい。
 携帯電話は図の黄色の範囲内で幅20mmのクランプ(緑で示した部分)で固定されます(クランプの可動域は黄色で示した範囲です)。図を参考に携帯電話の中心を --- に合わせて置いた後、クランプで把持する部分を黄色の範囲に収めて下さい(サイドボタンなどを避けてしっかりと固定できる部分で把持して下さい)。携帯電話のカメラのレンズ(例:図赤丸部分)の中心がブルーの範囲に収まれば、その携帯電話を取り付けることができます。
 携帯電話の幅、カメラレンズの位置によって図A、図Bいずれかをご利用下さい。
 ※上記条件を満たす場合でも携帯電話のカメラの仕様によっては顕微鏡写真撮影に適さないものもあります。

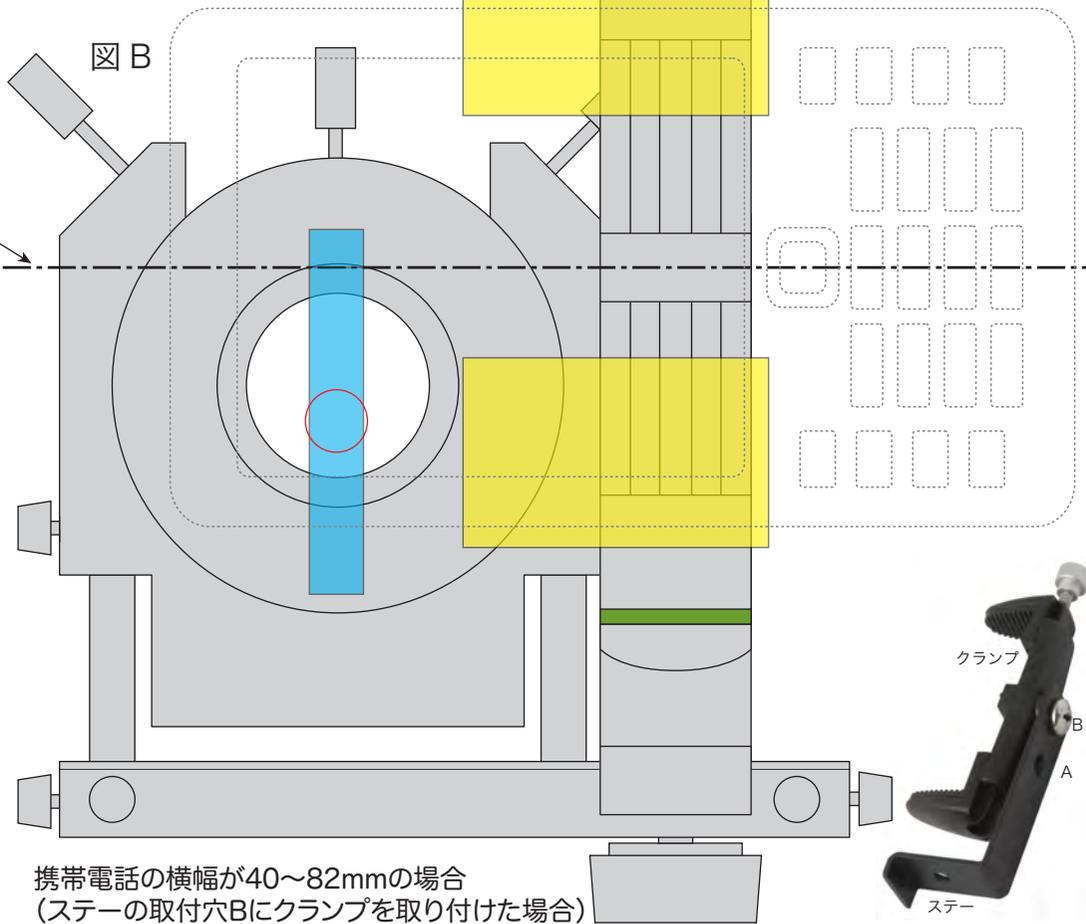

※下記の100mmのスケールが実際に100mmになっていることを確認した上でテストして下さい。実寸と異なる場合は、図の拡大・縮小が必要です。

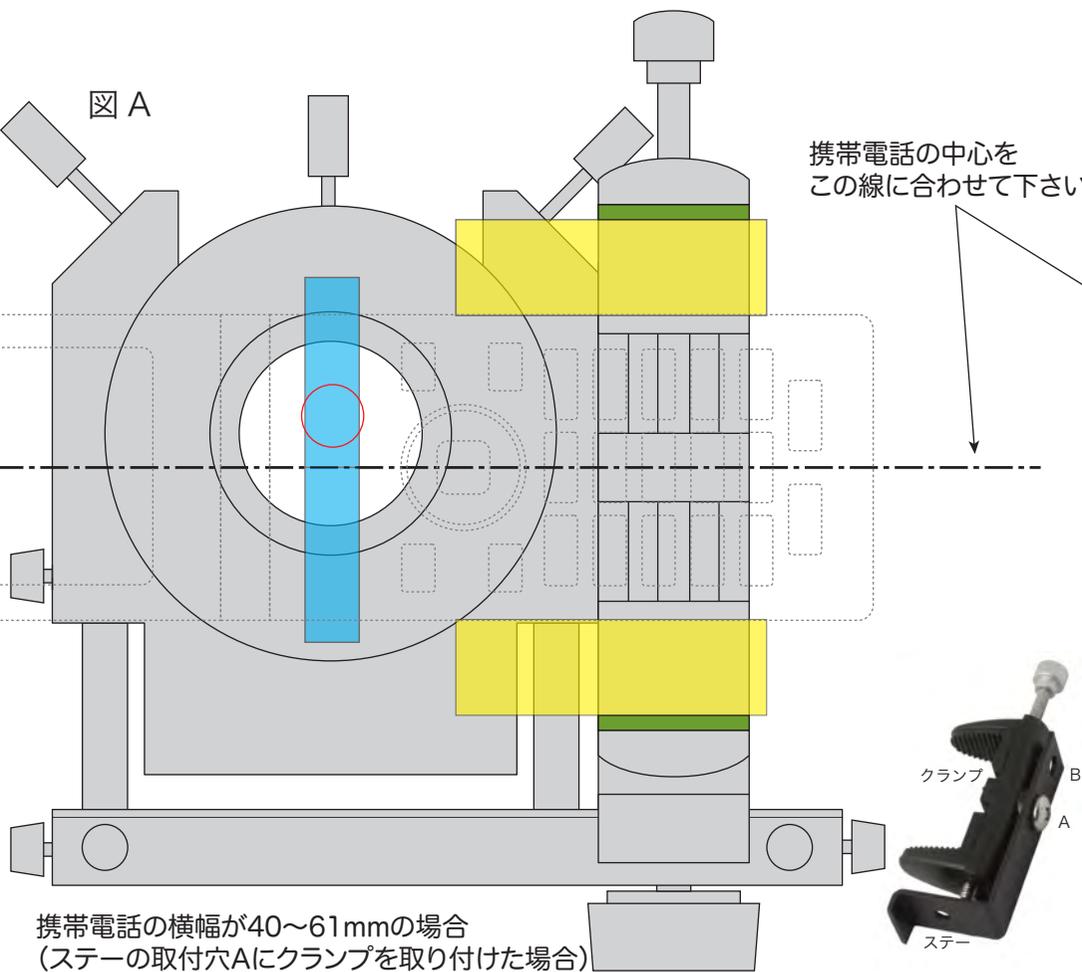

図内の点線は携帯電話の配置例です