

Cマウントアダプタユニバーサルタイプ GCシリーズ



顕微鏡にCマウントカメラを接続するためのアダプタです。

一般的なJIS鏡筒内(内径23.2mm)にCマウントのカメラを接続するためのリレーレンズ式顕微鏡用Cマウントアダプタです。以下の4種のアダプタを用意しております。カメラのセンサーサイズやご使用用途に合わせてお選びください。

・GCシリーズ(焦点固定式)

GC037(0.37倍) / GC050(0.50倍) / GC075(0.75倍)
GC100(1倍)

カメラのセンサーサイズとCマウントアダプタ ユニバーサルタイプの適合表です。

ご使用のカメラのセンサーサイズや、用途に合わせてお選びください。


		Cマウントアダプタ ユニバーサルタイプ			
		GC037 0.37倍	GC050 0.5倍	GC075 0.75倍	GC100 1倍
センサーサイズ	～1/3インチ	撮影範囲 広 狭			
	1/3インチ ～1/2インチ	×	撮影範囲 広 狭		
	1/2インチ ～1/1.2インチ	×	×	撮影範囲 広 狭	
	1インチ	×	×	×	○

※×印の組み合わせ時には、カメラの映像がケラれます。

カメラの撮影範囲を肉眼の観察視野に近づけたい場合には、撮影範囲の広い組み合わせでお使いください。肉眼の観察視野の中心部を強拡大で撮影したい場合は、撮影範囲の狭い組み合わせでお使いください。


カメラとの接続

お手持ちの顕微鏡の鏡筒の寸法をお調べください。

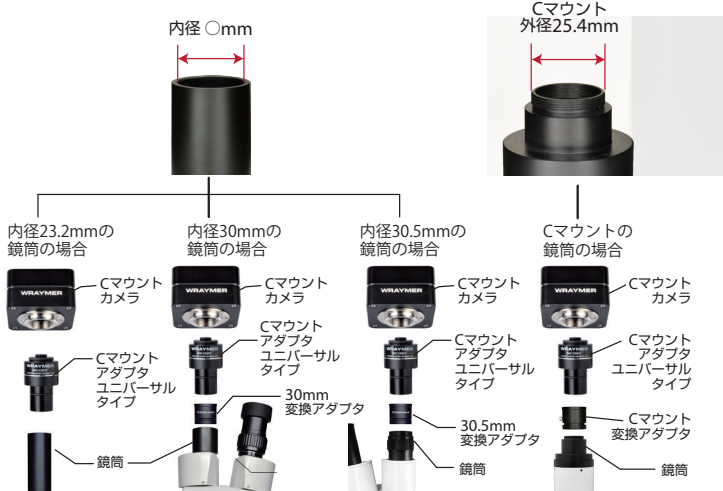


各Cマウントアダプタの撮影範囲例

センサーサイズ1/3インチのカメラと併用した場合

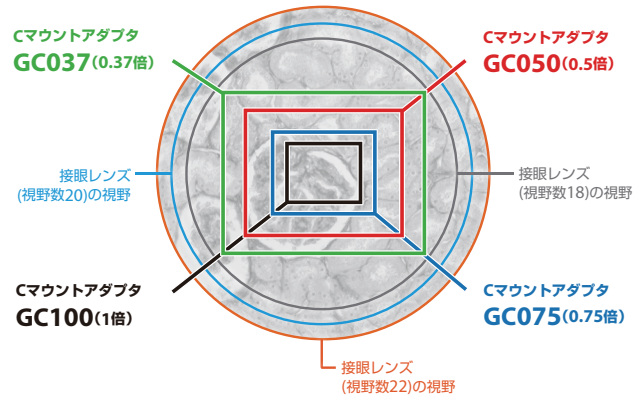

センサーサイズ1/2インチのカメラと併用した場合

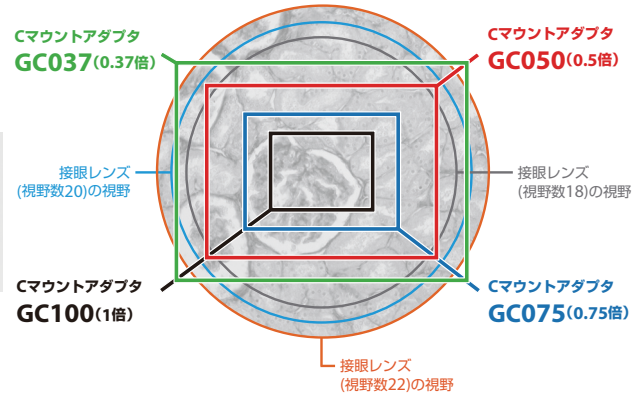

顕微鏡への取り付け例



WRAYMER® 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F

TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com

レイマー顕微鏡オンラインショップ: <https://www.wraymer.com>