

WRAYMER

LEDドームライトDM160



使用方法

1. 電源ユニットの電源スイッチを“OFF”にしてください。
2. 図1のように電源ユニットの“OUTPUT”ジャックにドームライトケーブルを接続してください。
3. 取り付けネジでドームライトをしっかりと顕微鏡に固定してください。
4. 電源プラグをコンセントに差し込みます。光量調整ダイヤルは反時計回りに限界まで回してください。
5. 電源スイッチを“ON”にし、光量調整ダイヤルを時計回りにまわして適正な光量で使用してください。



図1

ヒューズの交換

感電ややけどのおそれがあるため、ヒューズを交換する前にはスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きヒューズが完全に冷えるまで待ってください。

ヒューズボックスは電源ユニット側面にあります。ヒューズボックスのネジを外すとヒューズを交換することができます。

仕様

光源	120灯高輝度白色LED	消費電力	6W	重量	ドームライト部	0.38kg
照射角	45°	電源入力	AC96~265V		電源ユニット部	0.7kg
光量調整	無段階		50-60Hz	ケーブル長	ドームライトケーブル	約1.4m
色温度	6,500K	電源出力	DC30V		電源ユニットケーブル	約1.3m

WRAYMER

株式会社レイマー

〒541-0052 大阪府中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F

TEL : 06-6155-8230 FAX : 06-6155-8450

E-mail : arch@wraymer.com

Online Shop : <http://www.wraymer.com>